


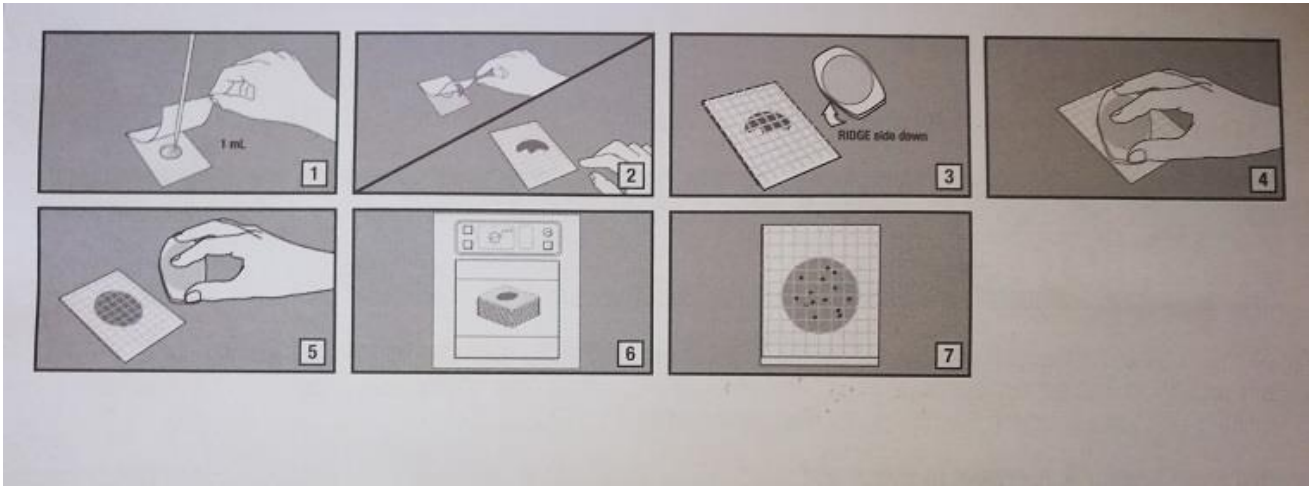

INSTRUCCIONES DE USO DEL MINI LAB

- 1.- TOMAR LA MUESTRA DEL PRODUCTO A ANALIZAR EN EL FRASCO ESTERIL Y MANTENERLO CERRADO Y REFRIGERADO HASTA EL MOMENTO DE ANALISIS, EN LO POSIBLE HACER EL ANALISIS INMEDIATAMENTE.-
- 2.- CON LA GERINGA TOMAR DEL FRASCO ESTERIL UNA MUESTRA DE 1MML
- 3.- LEVANTANTAR EL FILM PROTECTOR DE LA PLACA COMO MUESTRA LA FIGURA 1 Y COLOCAR CON LA JERINGA EL CONTENIDO DE 1 MML EN EL CENTRO.-
- 4.- BAJAR EL FILM PROTECTOR
- 5.- CON EL FONDO DE ALGÚN VASO O ELEMENTO DE 3 A 4 CM DE DIAMETRO PRESIONAR SOBRE LA CUBIERTA PARA QUE LA MUESTRA SE DISTRIBUYA EN FORMA UNIFORME COMO SE VE EN LAS FIGURAS 3 -4 Y 5.-
- 6.- COLOCAR LA PLACA EN UN LUGAR ATEMPERADO A 25 – 30 GRADOS DURANTE 3 DÍAS
- 7.- OBSERVAR EL RESULTADO